

ピューリック α01シリーズ 操作パネル アイコン説明書

本装置はタッチパネルのアイコンボタンで操作を行います。



α用ディスペンサー



アイコン	説明	アイコン	説明
	<p>ディスペンサーから連続で採水するときに使用します。</p> <p>押す : ON (採水) もう一度押す : OFF (採水停止)</p>		<p>ディスペンサーから定量を採水するときに使用します。</p> <p>※採水量は0.05L~20Lまで、0.01L刻みで設定できます。</p>
	<p>水質のロギングデータを確認できます。</p> <p>白 : 比抵抗 青 : TOC値</p>		<p>警報の詳細と履歴、その対処方法を確認できます。</p>
	<p>純水・超純水製造工程と消耗品状態が確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 水色 : 正常 黄色 : 交換期限が近づいています 赤色 : 交換期限です 		<p>日時、滴下量の調整、循環モードの設定、警報ブザー音のON/OFFなどの設定ができます。</p>
	<p>消耗品の交換目安時間と現在の使用時間を表示します。 ※消耗品交換後は使用時間タイマーをリセットできます。</p>		<p>販売店等の連絡先が登録できます。万が一のトラブル時も安心です。</p>
	<p>造水ポンプを起動し、5分の造水ブロー後に造水を開始します。タンク水位が減った際、自動継ぎ足しをしたい場合はONのままにしてください。</p> <p> スイッチ ON スイッチ OFF</p>		<p>循環ポンプを起動し、超純水を製造します。このボタンが水色のとき、ディスペンサーから純水・超純水を採水できます。</p> <p> スイッチ ON スイッチ OFF</p>