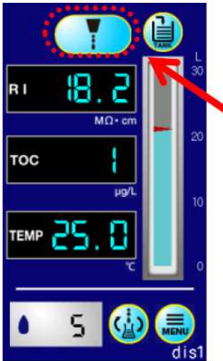
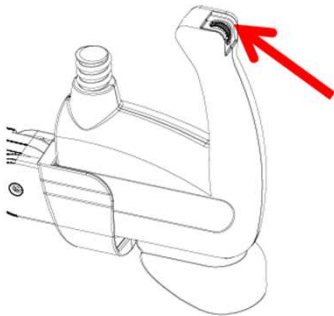



ピューリック α01シリーズ

採水方法 簡単ガイド


本装置から純水・超純水を採水する方法は3種類あります。
採水時は循環系運転スイッチがONになっていることを確認してください。

①タッチパネルの操作	②ディスペンサー 採水スイッチ	③フットスイッチ
		

①タッチパネルによる採水

(1) ホーム画面から手動採水ボタン、または定量採水ボタンをタップします。

(2) 採水画面に遷移し、採水ボタンをタッチすると採水を開始します。


(3)  アイコンで流量調節ができます。

(1)



ホーム画面

(2)

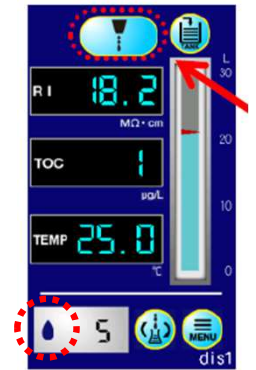

採水画面


②ディスペンサー 採水スイッチによる採水

(1) ディスペンサーの採水スイッチを親指で押ししてください。

押す : 採水


もう一度押す : 採水停止

(2) 流量を調節する場合はホイールを回します。

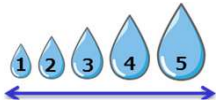

※速く回しすぎると検知できない場合があります。

採水スイッチ
流量調整ホイール

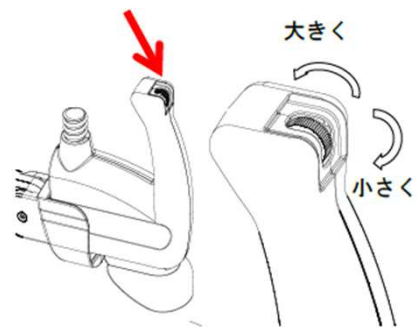

③フットスイッチによる採水

(1) 装置に取り付けたフットスイッチを踏むと採水できます。

踏む : 採水

もう一度踏む : 採水停止

(2) 長押しすると流量調整モードに入ります。

1.5秒間隔で1段階から5段階まで変化します。フットスイッチから足を離すと流量が決定し、その流量で維持します。もう一度踏むと採水を開始します。

ディスペンサー背面

