

ピューリック α01シリーズ

4つの採水機能

αシリーズには「連続採水」「定量採水」「滴下採水」「フットスイッチ採水」の4種類の採水モードがあります。

使い方や用途に合わせて採水モードを使い分けることで、快適な作業をすることができます。



連続採水

任意の流量で採水が始まります。もう一度ボタンを押すまで採水が続きます。

タンク内の純水がなくなると自動で採水が停止します。

ホーム画面の状態からでもディスペンサーの採水ボタンを押すことで採水ができる、簡易的な採水モードです。

◆こんなときにおススメ◆

- ・器具の洗浄に使用するとき
- ・特に採水量は決めずに採水したいとき



定量採水


決まった量を採水するとき便利です。あらかじめ採水したい量を設定しておく任意の量を採水できます。

採水量は0.05L～20Lまで、0.01L刻みで設定できます。

定量採水量の校正はお客様自身で実施できるため、誤差がなく、精度の高い採水ができます。

◆こんなときにおススメ◆

- ・採水したい量があらかじめ決まっているとき
- ・採水時に同時進行でほかの作業もしたいとき
- ・大量に採水したいとき

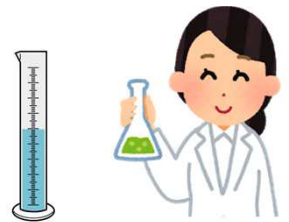

滴下採水

洗瓶のようなしずく1滴での採水ができ、メスアップに便利です。

安定した滑らかな1滴で回りに飛び散ることもありません。

1滴の量や採水スピードも細かく調節でき、お客様自身の使い方に合わせた設定が可能です。

◆こんなときにおススメ◆

- ・メスシリンダーやメスフラスコの標線をメスアップするとき
- ・洗瓶をなるべく使用したくないとき
- ・小さい容器に採水したいとき



フットスイッチ採水

タッチパネルやディスペンサーを操作できないときに便利です。

採水、採水停止の操作はもちろん、採水スピードの変更もフットスイッチだけでできます。

カチッと音がするので、踏み間違いもありません。

◆こんなときにおススメ◆

- ・両手がふさがっていて、ディスペンサーの操作ができないとき
- ・採水口から目を離さずに採水したいとき
- ・容器を両手で支えながら採水するとき

