
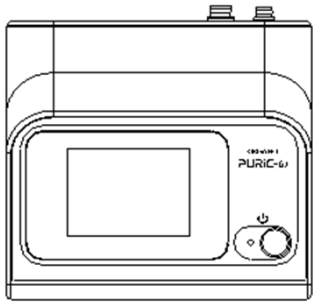



ピューリックωシリーズ 採水方法 簡単ガイド

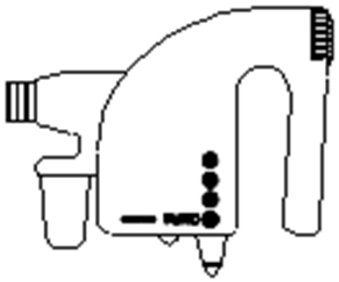

はじめにホーム画面で **採水モード** ボタンをタッチします。

フットスイッチで採水する場合は、ホーム画面でフットスイッチを1回踏んで離します。

①タッチパネルの操作	②ディスペンサー 採水スイッチ	③フットスイッチ
		

①タッチパネルによる採水

(1)採水モード画面で【パネル採水】をタッチします。

(2)画面中の【UP】ボタンをタッチすると画面中央の速度インジケータの赤色がひとつずつ上がり、採水流量が最大約2L/minまで増えていきます


(3)超純水をすぐに止める場合は【採水停止】ボタンをタッチします。

(1)



ホーム画面

(2)

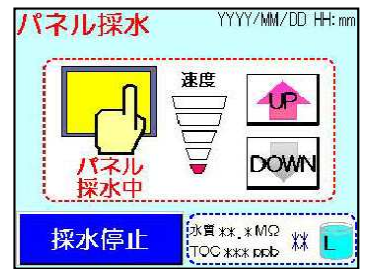


採水画面

②ディスペンサー 採水スイッチによる採水


(1)採水モード画面を表示した状態で採水ディスペンサーの採水ダイヤルを矢印方向に1回押します。

(2)流量を調節する場合はダイヤルを回します。

(1)

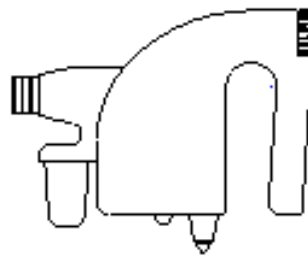

(2)

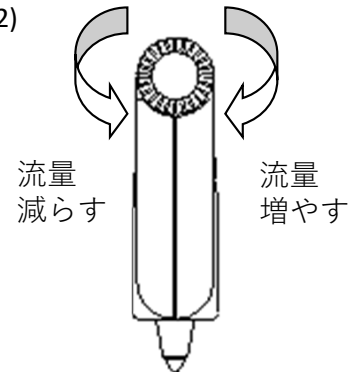


※速く回しすぎると検知できない場合があります。

③フットスイッチによる採水

(1)採水モード画面を表示した状態で、フットスイッチをお好みの採水段階の回数分を踏み、最後の回を踏みっぱなしにします。フットスイッチを踏んだ回数分だけ画面中央の速度インジケータの赤色がひとつずつ上がり、採水流量が最大2L/minまで増えていきます。

踏む：ON (採水)
離す：OFF (採水停止)

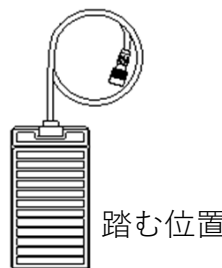

踏む位置

