

ピューリックωシリーズ 警報一覧（重警報）



本装置の警報は「重警報（運転停止）」と「軽警報（運転継続）」があります。

警報履歴を確認したい場合は  ボタンをタップしてください。

●水漏れによる運転停止（純水・超純水共通）

警報内容	キャビネット内部で水漏れが発生し、漏水センサが水漏れを検知しました。
対処方法	水漏れ箇所を確認し、部品の破損による水漏れの場合は販売店またはご購入先に修理を依頼してください。 漏水センサは、表面の金属面の水を乾いた柔らかい布などで完全にふき取ってください。 漏水センサ表面が少しでも濡れていると、警報解除されませんので注意してください。

重警報(共通) YYYY/MM/DD HH:mm

水漏れが発生しました。

水漏れを直してください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**

●タンク水位センサ異常による運転停止（純水・超純水共通）

警報内容	タンク水位センサの異常が発生しました。
対処方法	装置の運転を停止し電源をOFFにして、販売店またはご購入先までご連絡ください。

重警報(共通) YYYY/MM/DD HH:mm

水位センサの異常が発生しました。

水位センサを確認してください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**

●給水圧力低下による運転停止（純水のみ）

警報内容	給水圧力が低下し、圧力センサが検知しました。
対処方法	給水圧力が低い原因を確認してください。 ・給水栓（水道栓）が閉まっていないか確認してください。 ・給水ホースが折れ曲がっていないか確認してください。 ・給水（水道）圧力が低すぎないか確認してください。 ・本体の給水入口メッシュが詰まっていないか確認してください。 →給水口メッシュの洗浄方法は取扱説明書を参照お願いします。

重警報(純水) YYYY/MM/DD HH:mm

給水圧力が規定値以下になりました。

水圧を確認してください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**

●純水ポンプ過電流による運転停止（純水のみ）

警報内容	純水ポンプに過電流が流れサーマルが作動しました。
対処方法	装置の運転を停止し電源をOFFにして、販売店またはご購入先までご連絡ください。

重警報(純水) ****/*/** **:*

純水ポンプのサーマルプロテクタが作動しました。

サーマルプロテクタを解除してください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**

●超純水水温が40°C以上に上昇したことによる運転停止（超純水のみ）

警報内容	超純水水温（循環水温）が40°C以上に上昇しました。
対処方法	以下の方法により純水タンク内の水温を下げてください。 ・室温を下げる ・装置内部の超純水排水弁を開けて超純水を排出後に純水製造を行い、タンクに低水温純水を供給する ・装置の運転を停止し、しばらく放置する

重警報(超純水) YYYY/MM/DD HH:mm

循環水温が設定値以上になりました。

純水タンクの水温を下げてください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**

●超純水ポンプ過電流による運転停止（超純水のみ）

警報内容	超純水ポンプに過電流が流れサーマルが作動しました。
対処方法	装置の運転を停止し電源をOFFにして、販売店またはご購入先までご連絡ください。

重警報(超純水) ****/*/** **:*

超純水ポンプのサーマルプロテクタが作動しました。

サーマルプロテクタを解除してください。
リセットを押すと、警報解除します。

ブザー停止 **リセット**