

ピューリック μ シリーズ

警報一覧（重警報）

本装置の警報は「**重警報（待機状態）**」と「**軽警報（運転継続）**」があります。

警報の表示	警報内容	対処方法
<p>漏水警報</p> 	漏水しています。	<p>① 給水元を止める。 ② ACアダプタの電源ケーブルのコンセントを抜く。 ③ 販売店に連絡してください。</p> <p>※装置からACアダプタを抜くことで警告がリセットされます。</p>
<p>超純水温度警報 (40°C以上)</p> 	水温が40°C以上の場合に発報します。	<p>給水温度が使用範囲内になっているか確認してください。</p> <p>※装置の運転を停止することで警報がリセットされます</p>
<p>循環流量警報</p> 	循環ラインの流量が検知できていません。ポンプか流量センサが故障している可能性があります。	<p>販売店に連絡してください。</p> <p>※装置の運転を停止することで警報がリセットされます。</p>
<p>ポンプ過電流警報</p> 	採水口フィルタが詰まっている、もしくはポンプが故障している可能性があります。	<p>販売店に連絡してください。</p> <p>※装置の運転を停止することで警報がリセットされています。</p>