

ピューリック μ シリーズ 採水方法 簡単ガイド

本装置から超純水を採水する方法は二種類あります。

| ①ボタン | | ②フットスイッチ |
|------|---|---|
| 連続採水 |  | 定量採水 |
| |  |  |

採水操作手順

採水前に左上の  が緑色に点灯していることを確認してください。

◎連続採水

採水ON：  ボタンまたは  フットスイッチを押します。

採水OFF：  ボタンまたは  フットスイッチをもう一度押します。

◎定量採水

 ボタンを一回押すと、装置に予め登録されている定量採水量が画面に表示されます。（初期値：0.01L 次回以降：前回の定量採水量）

* 定量採水量に変更がない場合

 ボタンまたは  フットスイッチを押すと、採水を開始します。
採水量が設定値に達すると自動で水が止まります。

* 定量採水量の設定・変更（初回もしくは変更時のみ）

-   ボタンで定量採水量を設定※します。
- ・採水量は3パターンの設定が可能です。
- ・0.05L~3.00Lの範囲を0.01L刻みで設定可能です。



※数値入力中はディスプレイ上の数値が点滅して、未確定の状態です。
定量採水を開始すると同時に数値が決定され、決定した量の採水が開始されます。