
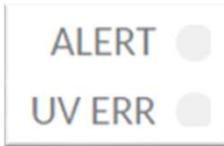


ピューリック μ シリーズ

操作パネル 表示LED/ボタン説明書

本装置は操作パネルのアイコンボタンで操作を行います。

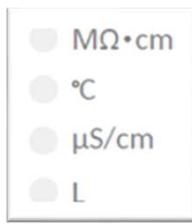

表示LED	説明
装置運転状態 	 : 運転が停止状態。  : 純水製造中。 超純水の採水は不可。  : 超純水の採水が可能。  : 待機状態。 超純水の採水は不可。
警報お知らせ 	 : 警報発生時に点灯します。  : UV酸化ランプ断線警報発生時に点灯します。
水質・水温 	 : 超純水水質値  : 超純水水温  : RO透過水水質値  : 定量採水量
運転開始/停止 (長押し) 	装置の運転/停止を行うボタンです。 ボタンを1秒以上長押しすると、装置が運転を開始/停止します。

ボタン	説明
画面表示 切替えボタン 	表示画面に表示する項目の切替えを行うボタンです。
定量採水量 設定ボタン 	あらかじめ、装置に3パターンの採水量を登録できます。 上下ボタン   で定量採水値の変更が可能です。
連続採水 (短押し) 	循環工程時に連続採水工程にします。 用途：連続的に超純水を採水することが可能です。
定量採水 (短押し) 	循環工程から定量採水工程にします。 用途：予め設定した定量を採水することが可能です。