

# ピューリック $\mu$ シリーズ

## 警報一覧（重警報）

本装置の警報は「**重警報（待機状態）**」と「**軽警報（運転継続）**」があります。

警報の表示	警報内容	対処方法
<b>漏水警報</b>  	漏水しています。	① 給水元を止める。 ② ACアダプタの電源ケーブルのコンセントを抜く。 ③ 販売店に連絡してください。  ※装置からACアダプタを抜くことで警告がリセットされます。
<b>超純水温度警報 (40°C以上)</b>  	水温が40°C以上の場合に発報します。	給水温度が使用範囲内になっているか確認してください。  ※装置の運転を停止することで警報がリセットされます
<b>循環流量警報</b>  	循環ラインの流量が検知できていません。ポンプか流量センサが故障している可能性があります。	販売店に連絡してください。  ※装置の運転を停止することで警報がリセットされます。
<b>ポンプ過電流警報</b>  	採水口フィルタが詰まっている、もしくはポンプが故障している可能性があります。	販売店に連絡してください。  ※装置の運転を停止することで警報がリセットされています。